

PuTTY

Руководство Пользователя

Оглавление

Описание программы	3
Подготовка к работе	3
Настройка программы	3

Описание программы

Интерфейс программы PuTTY обеспечивает доступ в реальном времени к данным устройств, поддерживающих передачу данных по интерфейсу RS-232.

Программа обеспечивает обмен информации между компьютером пользователя и такими устройствами как анализаторы.

Подготовка к работе

Установите ПО согласно инструкциям производителя.

Настройка программы

Запустите программу. Для этого запустите файл putty.exe. Откроется окно «Настройки PuTTY». Слева будет находиться дерево разделов, справа – параметры. Выберите раздел «Сеанс».

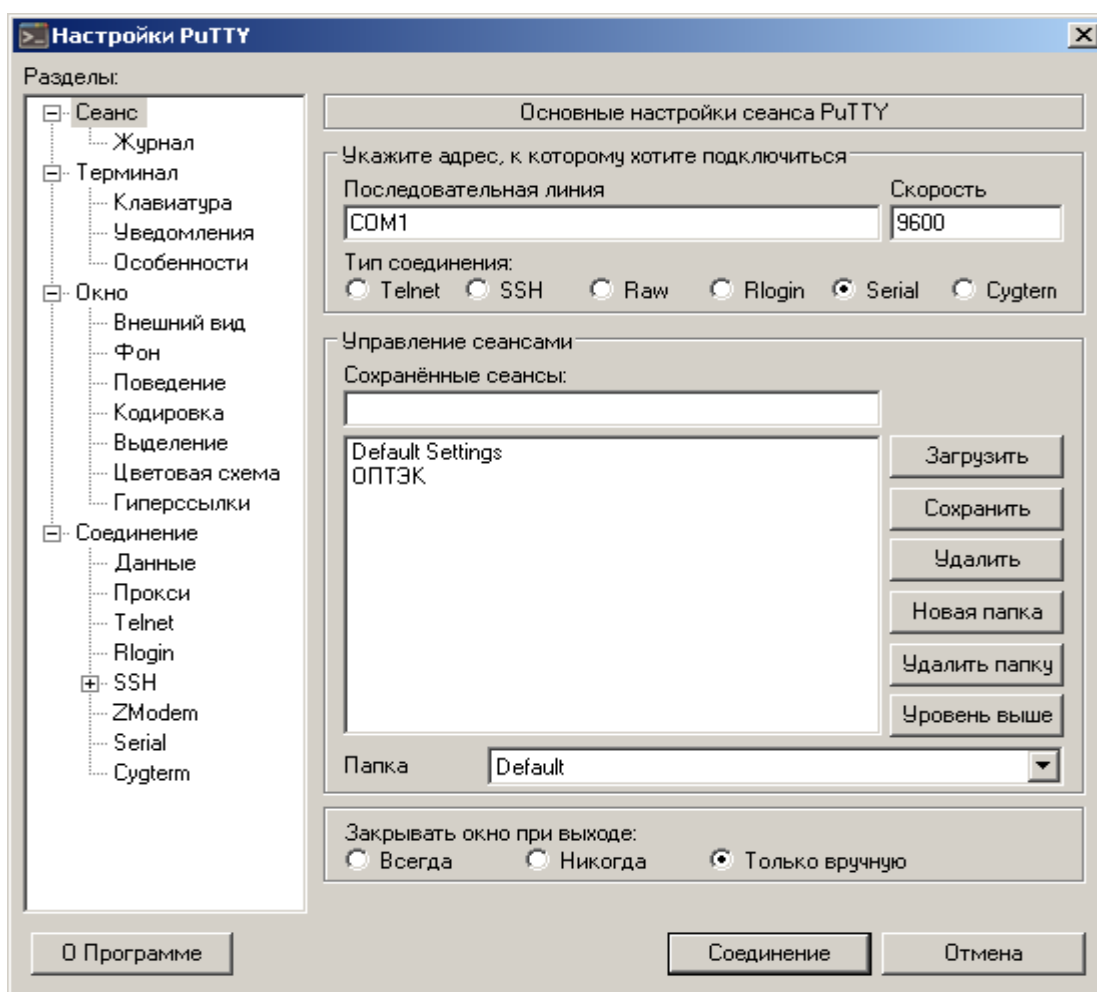


Рис. 2. Раздел «Сеанс»

В данном разделе установите тип соединения «Serial». При этом в окнах «Последовательная линия» и «Скорость» должны появиться значения COM1 и 9600 соответственно.

Выберите подраздел «Журнал». Для ведения журнала событий необходимо выбрать пункт «Печатаемый вывод». Выберите место сохранения и имя файла журнала. Имя файла может содержать спецсимволы:

- &Y – текущий год,
- &M – текущий месяц,
- &D – текущий день,

- &T – время начала записи журнала.

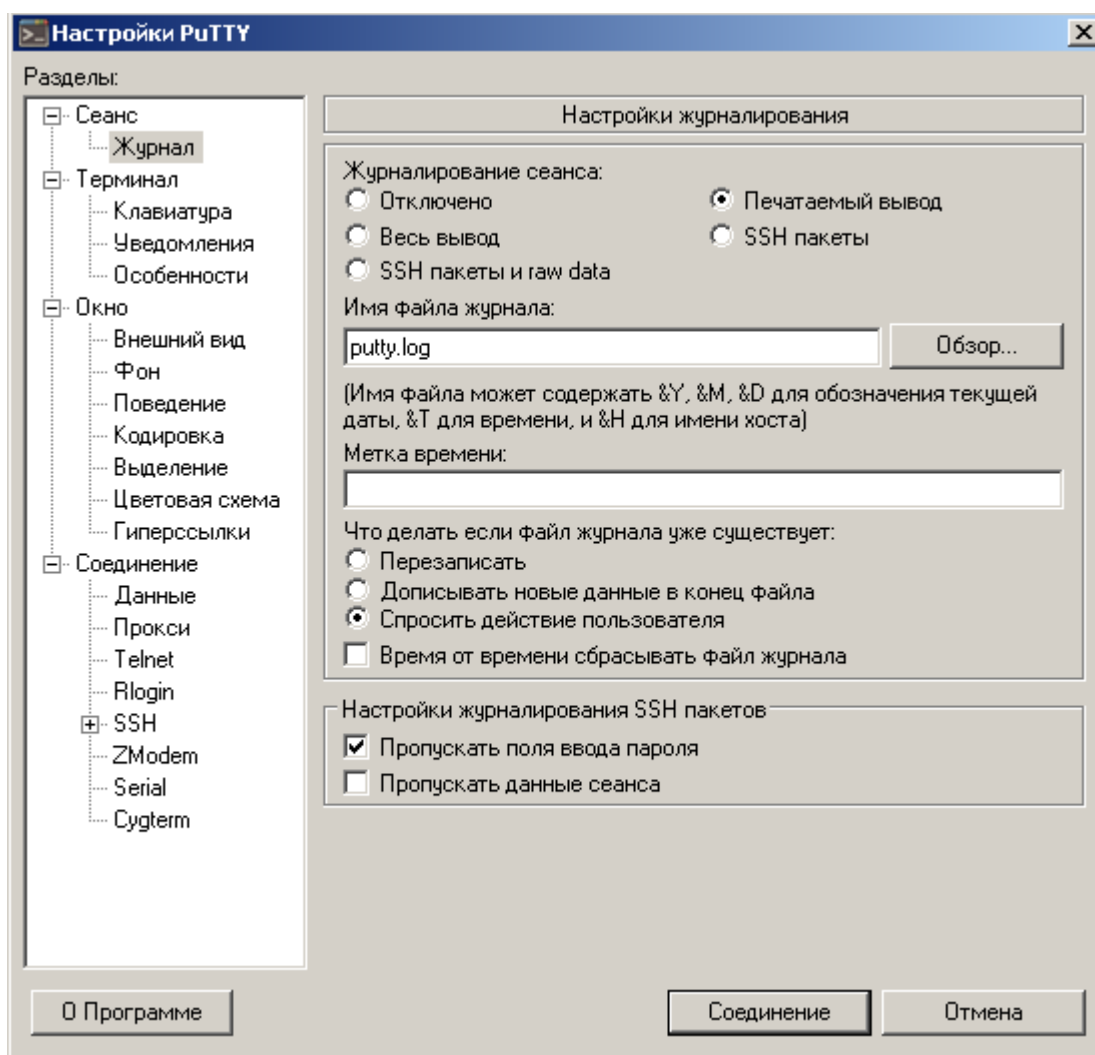


Рис. 3. Подраздел «Журнал»

Открыть файл журнала можно любой программой для чтения и редактирования текстовых файлов, например – Блокнот.

Снимите галочку напротив пункта «Время от времени сбрасывать файл журнала».

Выберите раздел «Окно», подраздел «Внешний вид». В меню «Шрифт» нажмите кнопку «Изменить».

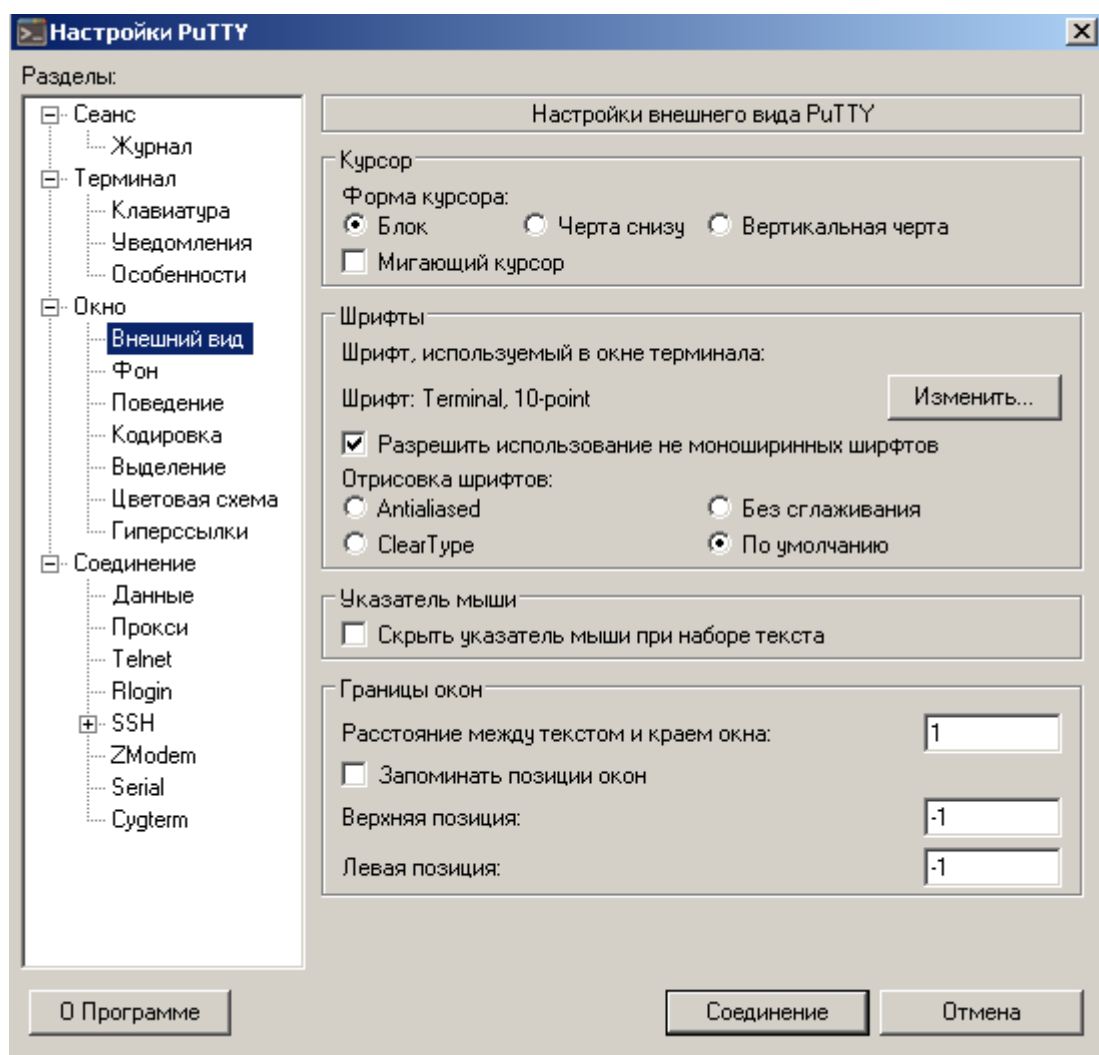


Рис. 4. Внешний вид

В открывшемся окне выберите шрифт «Terminal» и нажмите кнопку «OK»

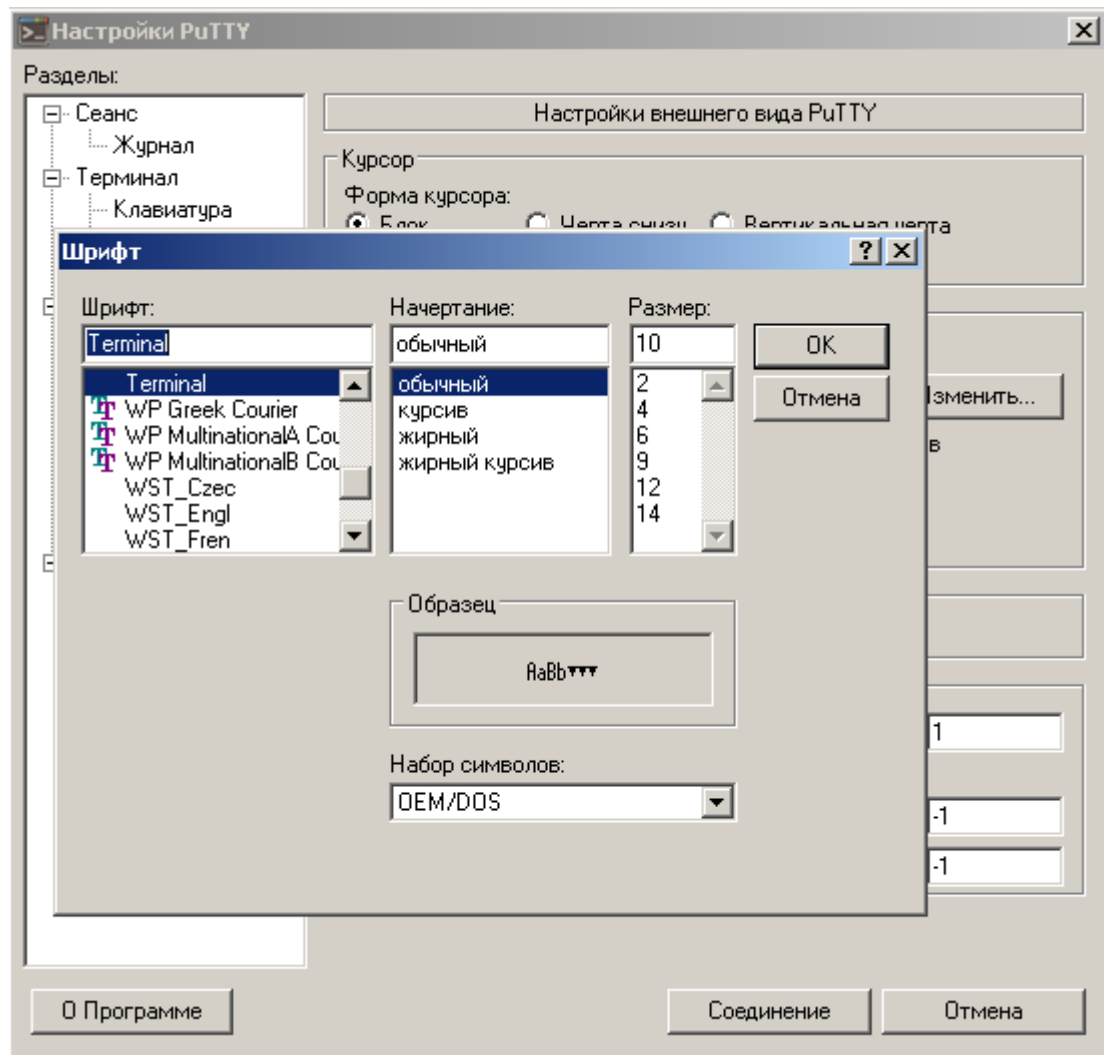


Рис. 5. Выбор шрифта

Выберете подменю «Кодировка». В меню «Кодировка» выберете «Use font encoding»

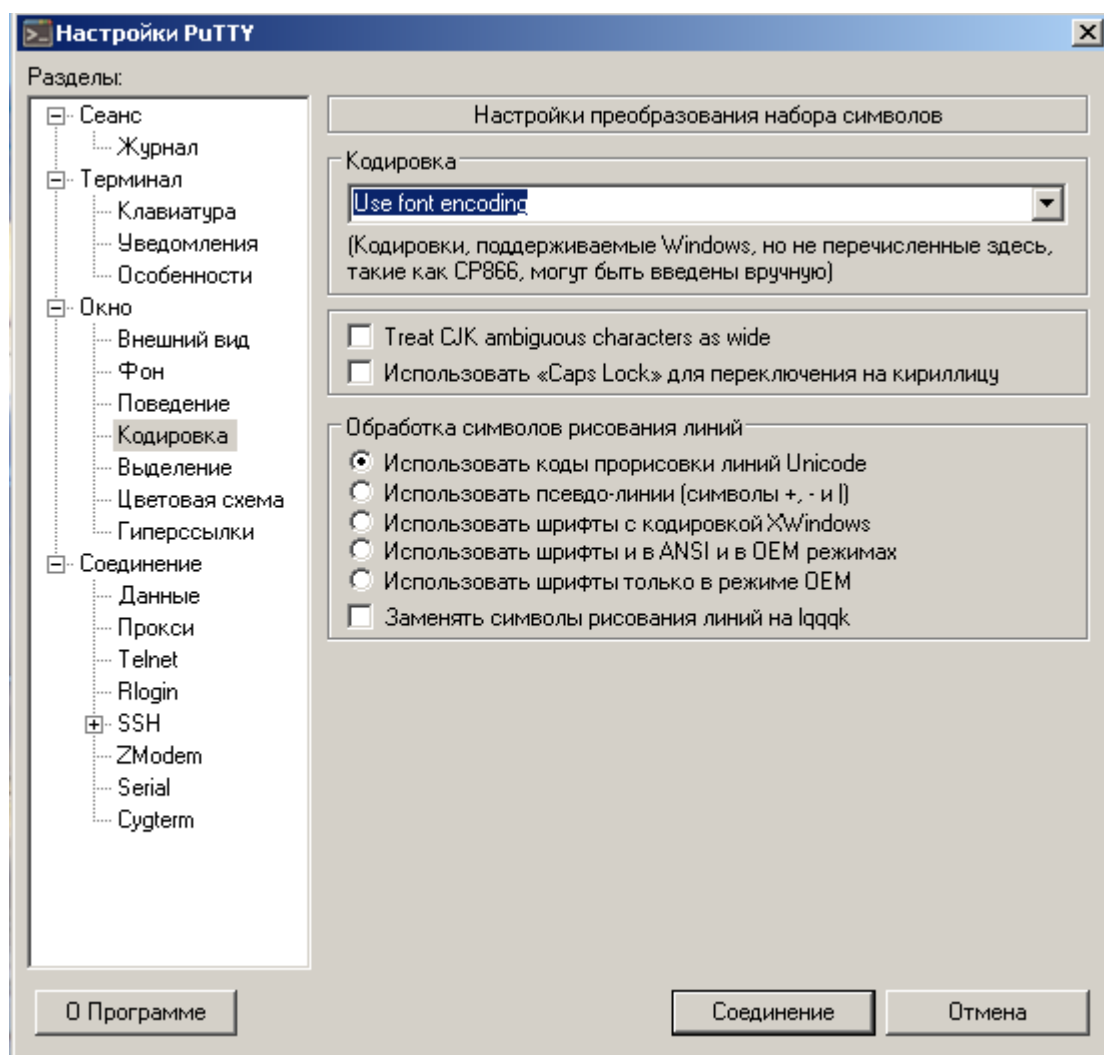


Рис. 6. Кодировка

Вернитесь в меню «Сеанс». В окне «Сохраненные сеансы» наберите «ОПТЭК» и нажмите кнопку «Сохранить».

Для последующих запусков не нужно будет заново настраивать конфигурацию. Достаточно будет дважды кликнуть мышью на сохраненном сеансе «ОПТЭК» для установления связи.

Нажмите кнопку «Соединить» для установления связи с устройством. Откроется окно обмена информацией, где будут отображаться текущие данные передаваемые устройством.

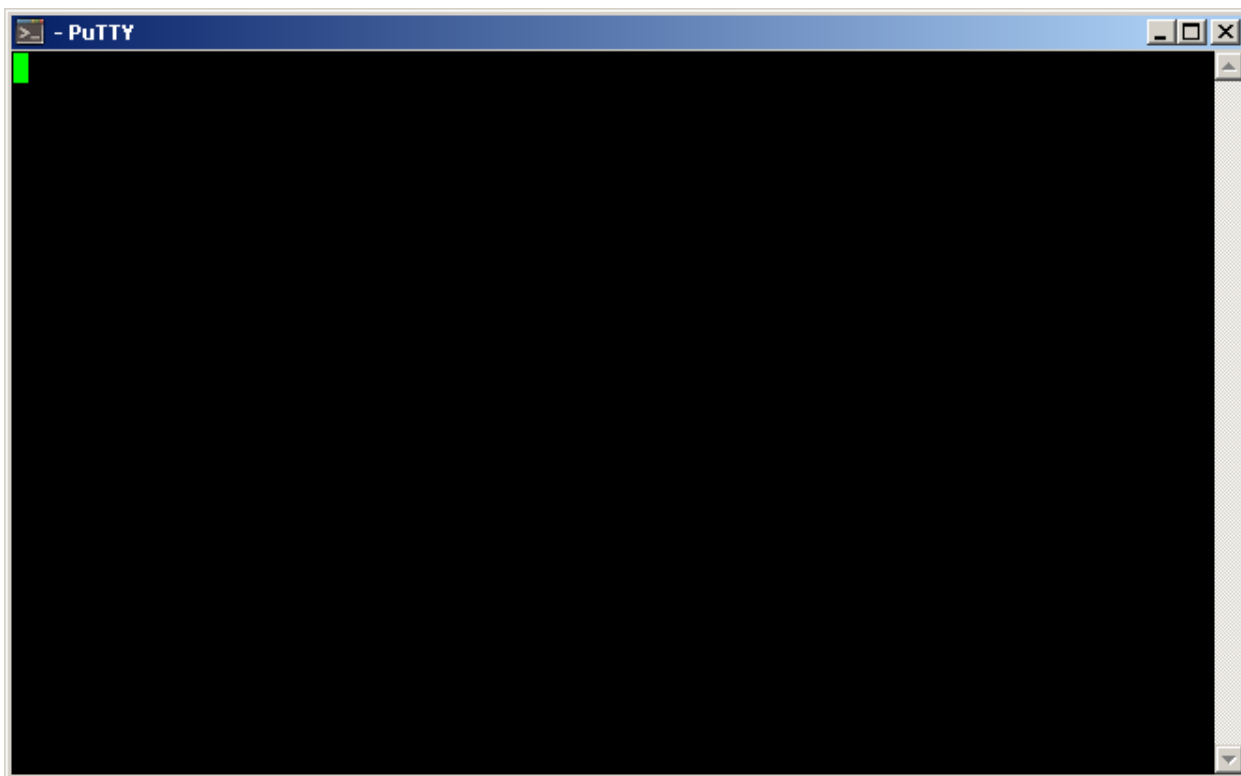


Рис.4. Окно обмена информацией

Для закрытия программы необходимо нажать сочетание клавиш Alt и F4. В окне подтверждения нажмите кнопку «Ок».

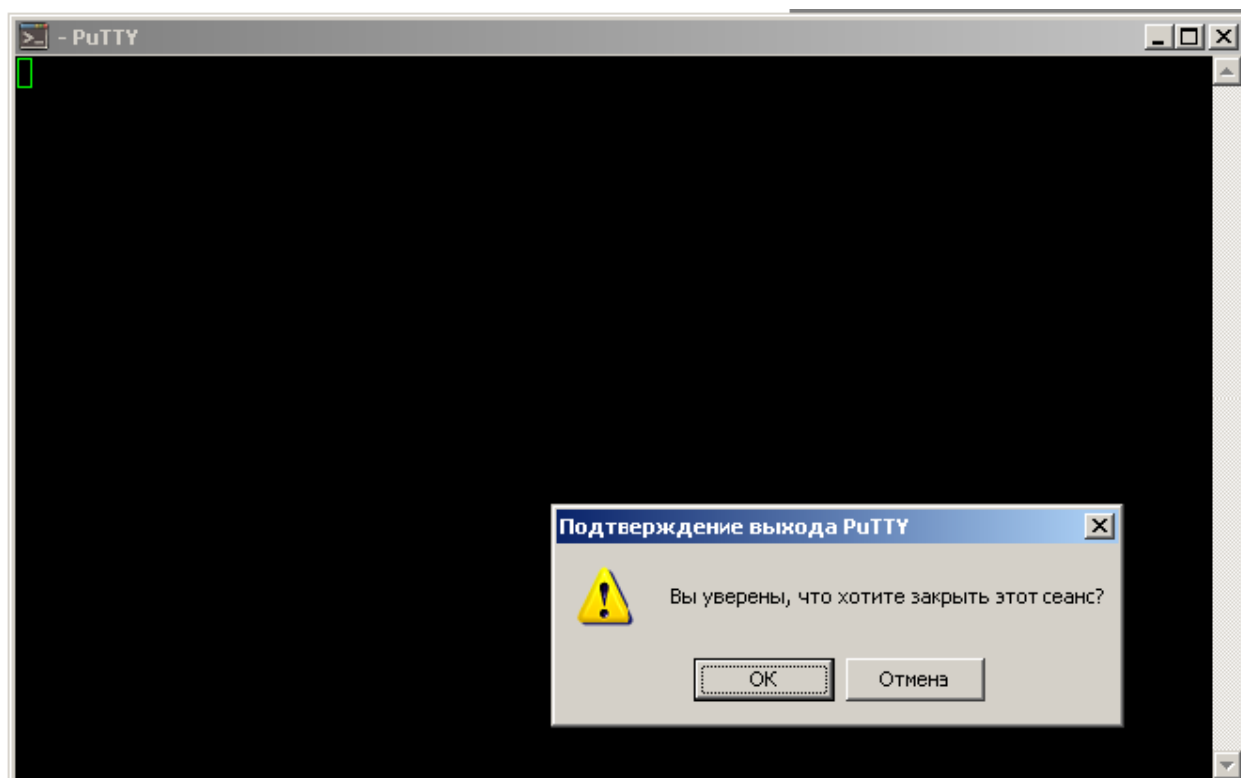


Рис. 5. Закрытие программы